



Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche



Comandi vocali

Alessandro Pedretti

Comando	Evento
Accendi (il) bunsen Accendi (la) fiamma	Il becco bunsen si accende se hai selezionato accendino.
Accendi (la) centrifuga	La centrifuga si accende.
Accendi (la) luce	La luce viene accesa :-D
Accendi (la) TV	La TV si accende.
Annusa	Annusa la vetreria selezionata. Se la vetreria non fosse selezionata, annusa l'ambiente.
Annusa (l')agitatore	Annusa l'agitatore.
Annusa (il) becher	Annusa il becher.
Annusa (il) contagocce	Annusa il contagocce.
Annusa (il) vetrino d'orologio	Annusa il vetrino d'orologio.
Annusa (la) capsula	Annusa la capsula.
Annusa (la) provetta	Annusa la provetta selezionata. Se non fosse selezionata alcuna provetta, verrà annusata la provetta numero 1.
Annusa (la) provetta (numero) 1	Annusa la provetta numero 1.
Annusa (la) provetta (numero) 2	Annusa la provetta numero 2.
Annusa (la) provetta (numero) 3	Annusa la provetta numero 3.
Annusa (la) provetta (numero) 4	Annusa la provetta numero 4.
(Avvia la) centrifuga (per) un minuto	Esegue la centrifugazione per uno, due, tre o quattro minuti.
(Avvia la) centrifuga (per) due minuti	
(Avvia la) centrifuga (per) tre minuti	
(Avvia la) centrifuga (per) quattro minuti	
Apri (la) centrifuga	Apri il coperchio della centrifuga se precedentemente sbloccato.
Apri (il) rubinetto (del bunsen)	Apri il rubinetto del bunsen.
Chiudi (la) centrifuga	Chiude il coperchio della centrifuga.
Chiudi (il) (menu)	Chiude il menu attualmente aperto.
Chiudi (il) rubinetto (del bunsen)	Chiude il rubinetto del bunsen e spegne la fiamma se accesa.
Fiamma ossidante	Imposta il becco bunsen sulla fiamma ossidante.
Fiamma riducente	Imposta il becco bunsen sulla fiamma riducente.
Gira (la) ghiera	Gira la ghiera del becco bunsen.
Informazioni	Mostra la finestra delle informazioni sul programma.
Lascia	Lascia la vetreria.
Lascia (l')accendino	Lascia l'accendino.
Lascia (l')agitatore	Lascia l'agitatore.
Lascia (il) becher	Lascia il becher.
Lascia (il) contagocce	Lascia il contagocce.
Lascia (il) vetrino d'orologio	Lascia il vetrino d'orologio.
Lascia (la) capsula	Lascia la capsula.
Lascia (la) provetta	Lascia la provetta.
Lascia (la) provetta (numero) 1	Lascia la provetta numero 1.
Lascia (la) provetta (numero) 2	Lascia la provetta numero 2.
Lascia (la) provetta (numero) 3	Lascia la provetta numero 3.
Lascia (la) provetta (numero) 4	Lascia la provetta numero 4.
Menu Menu principale	Mostra il menu principale.

Menu analita	Mostra il menu di scelta dell'analita.
Menu impostazioni	Mostra il menu delle impostazioni.
Impostazioni	
Metti nel bagnomaria	Mette la vetreria correntemente selezionata nel bagnomaria.
Mettila nel bagnomaria	
Mettilo nel bagnomaria	
Metti nella centrifuga	Mette la provetta selezionata nella centrifuga.
Mettila nella centrifuga	
Mettilo nella centrifuga	
Non capisco Non ho capito Cosa	:-D
Ok Google	:-D
Prendi (l')accendino	Prende l'accendino.
Prendi (l')agitatore	Prende l'agitatore.
Prendi (il) becher	Prende il becher.
Prendi (il) vetrino d'orologio	Prende il vetrino d'orologio.
Prendi (la) capsula	Prende la capsula.
Prendi (la) provetta	Prende la provetta.
Prendi <NOME_REATTIVO>	Il contenitore del reattivo viene selezionato e portato in primo piano. Sono ammessi sinonimi (sono nel database).
Prendi analita	La scatola dell'analita viene selezionata e portata in primo piano.
Sblocca (la) centrifuga	Toglie il blocco di sicurezza al coperchio della centrifuga.
Spegni (il) bunsen	Il bunsen si spegne.
Spegni (la) centrifuga	La centrifuga si spegne.
Spegni (la) luce	La luce viene spenta :-D
Spegni (la) TV	La TV si spegne.
Usa (l')accendino col bunsen Usa (l')accendino con (il) bunsen	Usa l'accendino per accendere il bunsen (se il rubinetto è aperto).
Usa (l')accendino con (la) capsula	Usa l'accendino per infiammare il contenuto della capsula.
Usa (l')agitatore	Usa l'agitatore.
Usa (il) contagocce Usa (la) pipetta	Aggiunge un reattivo liquido col contagocce oppure usa il contagocce della vetreria.
Usa (il) filo (nichel cromo) con (la) provetta	Intinge il filo nichel-cromo nella prima provetta contenente acido cloridrico concentrato.
Usa (il) filo (nichel cromo) con (la) provetta (numero) 1 Usa (il) filo (nichel cromo) con (la) provetta (numero) 2 Usa (il) filo (nichel cromo) con (la) provetta (numero) 3 Usa (il) filo (nichel cromo) con (la) provetta (numero) 4	Intinge il filo nichel-cromo nella provetta specificate (da 1 a 4).
Usa (la) spatola	Usa la spatola.
Usa (la) spruzzetta	Usa la spruzzetta con l'acqua.
Vai (al) banco	Muove l'operatore davanti al banco.
Via (alla) centrifuga	Muove l'operatore davanti alla centrifuga.
Vai (alla) TV	Muove l'operatore davanti alla TV.

* Fra parentesi sono indicate le parole opzionali.